


ミクロトーム

機種名

サクラファインテックジャパン株式会社
 型式 TTM-200
 機器番号:0404-00

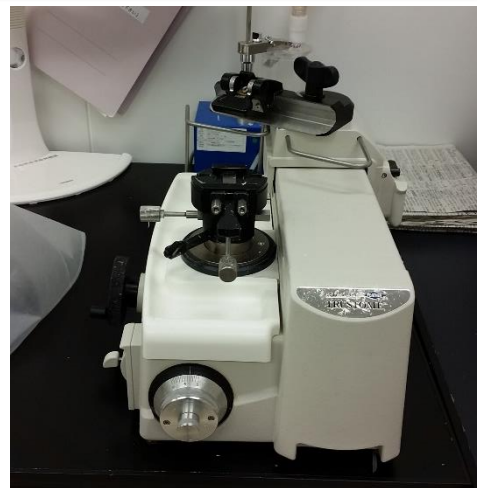

用途概要

組織観察等を行う時に必要な薄切片を作製する装置です。

主な仕様

滑走部ストローク : 200mm
 薄切厚送り設定 : 0.5ミクロンから10ミクロン(0.5ミクロンピッチ)
 試料台ストローク : 40mm

持込品、注意点等

【持込品】

ミクロトーム用の替刃をご持参ください。

※・使用される刃は大変よく切れ危険です。取り扱いには十分注意して下さい。

【注意点】

パラフィンの削りカスの廃棄について:

組織等が含まれていますので、「感染性廃棄物」に分別して廃棄してください。

削りカスは筆で払い落としてください。(エアダスターは使用しないでください。)

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。

※利用申請の際は機器番号をお知らせください。