

オートクレーブ

機種名

ヤマト科学(株)
型式 SM510 2台

機器番号:0624-00 (細胞実験室)滅菌専用

機器番号:0623-00 (遺伝子実験室)

不活化専用



用途概要

加圧水蒸気による滅菌装置です。

主な仕様

方式 : 自動式高圧蒸気滅菌

温度設定範囲 滅菌 : 105℃～128℃

乾燥 : 150℃～180℃

持込品、注意点等

【利用について】

- ・「滅菌」運転1回あたり、約2時間かかります。
- ・缶内に入れる水は「蒸留水」をご使用ください。(缶石防止の為。)
- ・「滅菌・乾燥」運転をされる場合は、水量を必ずご確認ください。
(多すぎるとあふれます。)
- ・蓋がしっかりと閉じている事をご確認ください。(蒸気漏れ防止の為。)

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。

※利用申請の際は機器番号をお知らせください。