

超音波サンプル粉碎器(細胞破碎装置)

機種名

コスモ・バイオ株式会社
 型式 UCD-250
 機器番号: 0610-02



用途概要

生物細胞破壊／拡散処理・乳化処理・反応促進・分散処理・上質な混合・脱泡など、広範囲の試料処理ができます。

主な仕様

- 超音波出力 : 160,200,250W切り替え式
- ランタイマー : 最大99分59秒
- インターバルタイマー(ON・OFF) : 最大99.99秒
- 同時処理本数 : 12本(0.5mlチューブ)
 又は6本(1.5,10,15mlチューブ)
 又は3本(50mlチューブ)

持込品、注意点等

破碎ユニット(水槽)の内側にある水位レベルまで水と砕いた氷を入れ、運転してください。終了後は排液し、拭きあげてください。

※空運転は絶対にしないこと。

※氷のみの層にならないように水面が見えるようにすること。